



ホワイトリカーと酢の溶離液と市販試薬混合溶離液との比較

① ホワイトリカーと酢の溶離液

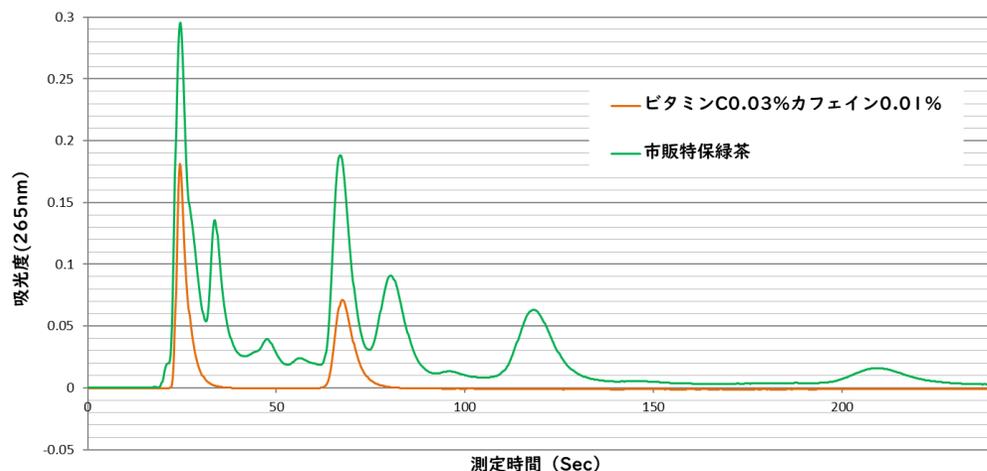

② 市販試薬混合溶離液

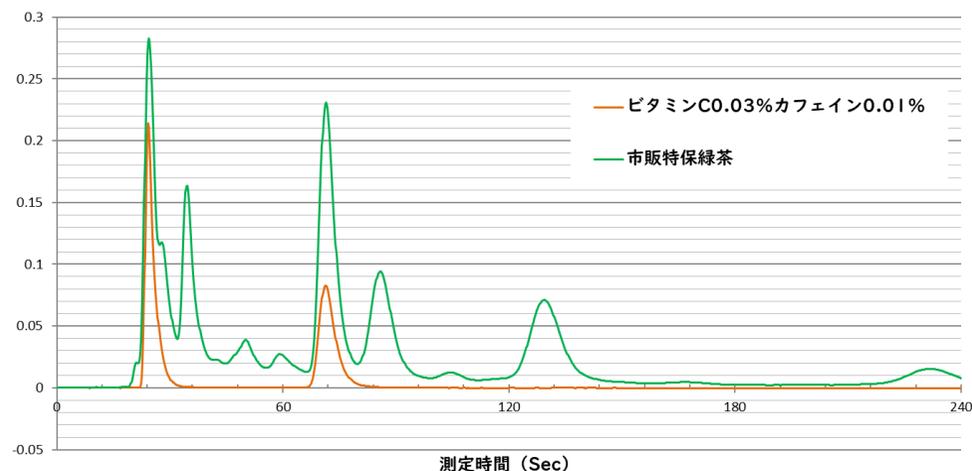

<測定条件>

- 溶離液 ① ホワイトリカー45% (ホワイトタカラ果実の季節 アルコール分35%)
酢1.0% (ミツカン酢) 水54%
② エタノール12.5% 酢酸0.05% 水87.45%

流量 1.6ml/min 240秒
カラム PEGASIL ODS $\Phi 6 \times 30$ mm (株式会社センシュウ科学製)
検出器 265nm
サンプル量 2.7 μ l